

Схема калибровки весов DL-N типа (процентная)

1. Нажать и удерживать “Калибровочный переключатель ” и одновременно нажать клавишу [ON/OFF]. “С-0” message. Три раза мигнет надпись «CAL»
2. Нажать [TARE] на дисплее “С-7”
3. Нажать [ZERO] на дисплее “PE10”
4. Нажать [HOLD] для выбора % калибровочного веса
5. Нажать [ZERO] на дисплее “UnLOAD”
6. Нажать [ZERO] на дисплее “LOAD”
7. Нагрузить необходимым весом
8. Нажать [ZERO]
9. Для выхода из оежима калибровки нажать [TARE]

Для калибровки полным весом п.2 выбрать “С-3”

(